

商品保證卡

品名	迷你型微量離心機	廠牌	NovelGene
產品編號	NCBC-0001	製造號碼	
客戶名稱			
地址			
電話		公司章	
購買日期			
保證期間	至		

保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
 - (1) 未能出示保證卡者。
 - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
 - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
 - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
 - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保障卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

又鑫生物科技有限公司

服務專線：

TEL: (02) 2100-1008

FAX: (02) 2522-1018



又鑫生物科技有限公司
Yu-Shing Biotech., Ltd

迷你型微量離心機



操作說明

產品編號: ■ NCBC-0001

索 引

一、產品介紹	2
二、規格說明	2
三、轉盤說明	3
四、操作說明	3
五、清潔保養及維護	4
六、維修說明	4
七、注意事項	5

七、注意事項：

1. 輸入電源請依照規定使用專用插座，並且不可使用老化或是鬆動之插座，請注意必須單獨使用插座，避免與其它機器共用同一插座以免發生危險；一般延長線不可使用，會造成壓降過大，請採用單一線路，並採用規定之延長線，如此才能確保機器的正常工作與壽命；使用前必須先確認電壓是否足夠，萬一電壓不足，請勿使用該機器，以確保安全，並設法改善及提高電壓設備後方可使用
2. 機器必須要安裝在平穩之地面上，地面不平是機器震動及發出噪音的主因。
3. 離心管放至於轉盤上須對稱，且容量要一致。
4. 不可使用於有侵蝕性之藥品或液體等之環境上。
5. 離心機在運行時不得移動離心機。
6. 實驗物品尚未放置穩固時請勿啟動電源。
7. 儀器若間斷不使用時，請將主要電源關閉。


一、產品介紹：

Cubee 迷你離心機採用馬達旋轉所帶動的強力離心力，使液態樣本達到沉析，混合物分離等作用。其專利設計的多合一轉盤可同時使用不同尺寸的離心管。造型美觀，操作簡便，維護方便。廣泛應用於醫藥衛生、環保、農業、畜牧業等教育科研和生產部門。

二、規格說明：

型號	Cubee
最大轉速(rpm)	4,800
最大離心力(G)	790.3 (0.2 ml 試管) 1506.5 (0.5/0.6 ml 試管) 1,481.8 (1.5/2.0 ml 試管)
最大容量(ml)	1.5 / 2.0 ml 試管 x 8 0.5 / 0.6 ml 試管 x 10 0.2 ml 試管 x 16
安全設計	上蓋打開時，運轉自動停止
冷卻裝置	自動氣流冷卻循環
上蓋材質	黑色 PC 塑膠材質
機身與轉盤	ABS 塑膠材質
外觀尺寸(mm)	151 x 183 x 153
電源	AC100V~ 240V，50 / 60Hz
保險絲	2A，250V
重量	1.8 kg

三、轉盤說明：

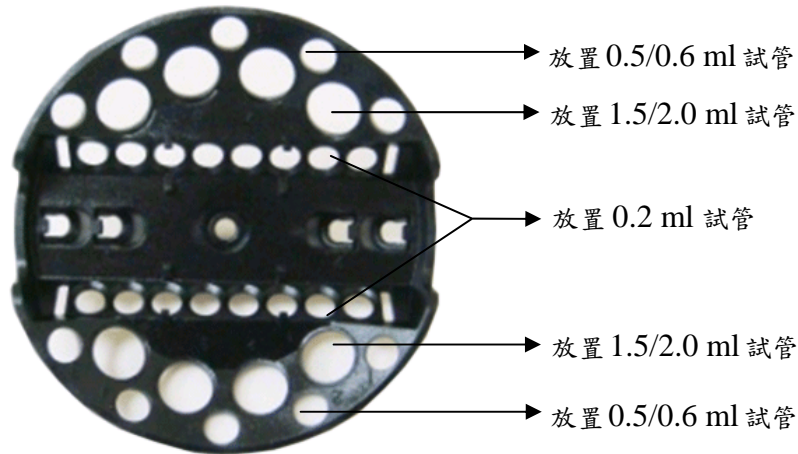

四、操作說明：

1. 首先將 cubee 迷你離心機放在清潔平整而堅實的檯面上，啟動電源。
2. 開啟離心機蓋，取容量相等的液體裝入離心管內，對稱放入離心頭的孔內，關閉機蓋。
3. 欲停止運轉，只需輕壓並打開離心機蓋，馬達即自動減速停止。

注意：1. 轉盤未完全停止前不可打開離心蓋。

2. 離心管需等量對稱放置，每個離心管重量不得超過 3.0 g。
3. 使用時如發現聲音過大或有異常震動，請立即停止，檢查原因。

五、清潔保護及維護：

1. 以沾了清水的布，或非腐蝕性的清潔液(pH<8)輕輕擦拭即可。確保機器運轉前機身已完全乾燥。絕不能將機器浸至任何液體中。
2. 請勿使用任何溶解液擦拭以免損害機器。
3. 當該機器不使用時，請盡量保持乾淨，若長時間不使用則請將插頭拔掉。

六、維修說明：

1. 操作前後的檢查：

- (1) 檢查內部有無雜物或液體，並清除雜物或液體。
- (2) 檢查轉盤固定螺帽是否鬆動，如果鬆動請鎖緊後再行使用。
- (3) 檢查門蓋是否可蓋緊，並檢查螺絲是否鬆動，如不正常，應暫停使用並通知本公司。
- (4) 檢查接地線是否正確連接。

2. 每日應檢查項目：

清理機內的污點，檢查轉盤是否有刮傷、變形或腐蝕，如有上述情形請聯絡本公司作進一步檢查。