

商 品 保 證 卡

品 名	數位式超音波清洗機	廠 牌	EVERNEW
機 型	YSC-100	製造號碼	
客戶名稱			
地 址			
電 話		公 司 章	
購買日期			
保證期間	至		

保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
 - (1) 未能出示保證卡者。
 - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
 - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
 - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
 - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保障卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

又 鑫 生 物 科 技 有 限 公 司

服 務 專 線：

TEL: (02) 2100-1008

FAX: (02) 2522-1018



又鑫生物科技有限公司
Yu-Shing Biotech., Ltd

數 位 式 超 音 波 清 洗 機



操 作 說 明


型號: YSC-100 YSC-200
 YSC-300 YSC-400

索 引

一、微電腦控制面板	2
二、面板燈號/按鍵指示	2
三、操作說明	3
四、注意事項	4
五、清潔保養與維護	4
六、特殊洗淨法	5
七、規格說明	5

六、特殊洗淨法：


- ◆ 將水槽內注入 2 分滿之水液後，將燒杯置入（燒杯內已裝入清洗劑）槽內，把清洗物放入燒杯內清洗，由於超音波頻率高，穿透力強，仍可達到完全洗淨之效果，燒杯內可用特殊洗劑，並可方便更換不同洗劑。

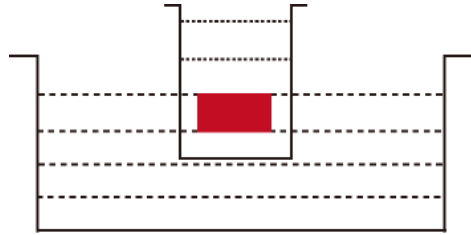

七、規格說明：

型號	YSC-100	YSC-200	YSC-300	YSC-400
容量(公升)	2	4.5	10.5	22
洗淨頻率(KHz)	46		40	
洗淨出力(W)	80	150	300	400
加熱器(W)	50	200	200	400
計時器	1~99 分鐘或連續			
溫度範圍(°C)	室溫~99			
上蓋材質	不鏽鋼 SUS-304			
槽體材質	不鏽鋼 SUS-304			
外觀材質	鋁合金採粉體烤漆			
內槽尺寸(mm)	150*135*100	295*150*100	295*240*150	495*295*150
外觀尺寸(mm)	175*160*210	320*175*240	320*265*280	530*325*300
重量(kg)	2.5	4.5	7.2	13.8
電源	110V, 50/60Hz			

一、微電腦控制面板：

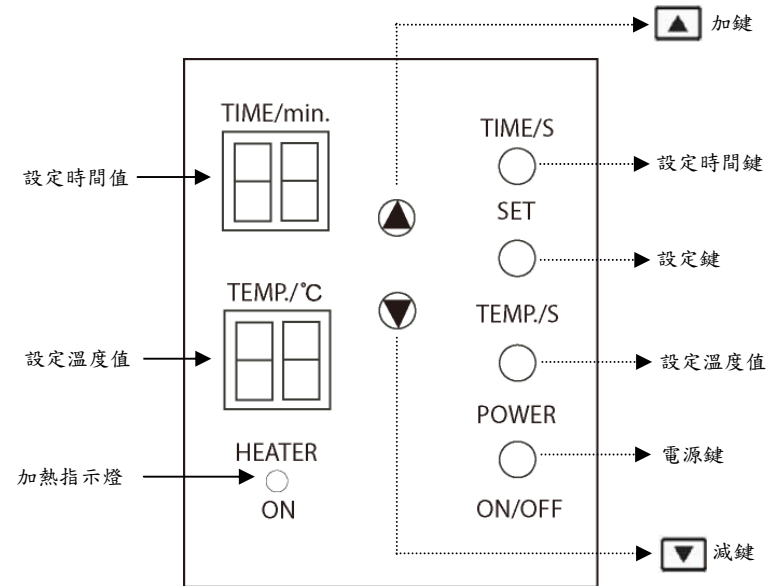

二、面板燈號/按鍵指示：

編號	符號	名稱	功能說明
1	TIME/min.	設定時間值	顯示目前設定之時間
2	TEMP./°C	設定溫度值	顯示目前設定之溫度
3	HEATER ON	加熱指示燈	正在加熱指示
4	SET	設定鍵	設定時間或溫度
5	TIME/S	設定時間鍵	設定所需之時間
6	TEMP./S	設定溫度鍵	設定所需之溫度
7	POWER ON/OFF	電源鍵	電源開關
8	▼	加鍵	增加參數值
9	▲	減鍵	減少參數值

三、操作說明：

1. 本機使用電壓 110V 220V/50，60Hz。
2. 確認電源後，將電源插入 110V 或 220V 的插座，確認插座安培數大於該機器安培數。
3. 將水槽內注入清洗液約 7-8 分滿，確認清洗元件必須完全浸入其內。
4. 按 POWER ON/OFF 鍵顯示原始出廠時設定之時間及溫度。時間預設值為 5 分鐘，溫度預設值為 20°C。
5. 按 SET 鍵，時間及溫度顯示面板右下角 LED 點會同時慢閃。
6. 欲重新設定時間則按 TIME/S，時間顯示 LED 燈點會慢閃，此時按 加鍵或 減鍵選擇所需之時間，確認後再按一次 SET 鍵即可。
7. 欲重新設定溫度則按 TEMP./S，時間顯示 LED 燈點會慢閃，此時按 加鍵或 減鍵選擇所需之時間，確認後再按一次 SET 鍵即可。
8. 待步驟 6. 7. 設定完成後，再按一次 TIME/S 鍵，此時超音波清洗時間開始時，再按一次 TEMP./S 鍵，此時槽內溫度開始加熱，而 HEATER 之 LED 燈會亮，待溫度加到設定之溫度時會熄滅，且保持恆溫狀態。
9. 若要再設定一次時，需按 SET 鑑一次，其操作步驟如 6. 7.。
10. 清洗時間到達後即會自動關機。

四、注意事項：

1. 使用前請確定電壓是否正確。
2. 使用前先確認水槽內之液位於正常狀態（約 7-8 分滿），若槽內無水或液位不正常，切勿操作使用。
3. 槽內無水或液位低於 1/2 時，請勿啟動加熱裝置。
4. 清洗機需平放，且四周保持乾淨，若有清洗液溢出時，應儘速擦拭乾淨。
5. 勿使用銳利器具在水槽內刷洗，避免括傷或撞擊水槽底部。
6. 儘量避免使用強酸或強鹼之清洗液，若需使用時，請參照「特殊洗淨法」。
7. 確保產品使用壽命，請勿連續使用超過 1 小時以上，2 次清洗間，需間隔 15 分鐘以上。
8. 若要更換清洗液時，請避免溫度過高，而損壞槽底之振動器。
9. 長時間使用時，槽內溫度勿超過 70°C，以避免損壞。
10. 使用易燃之溶劑清洗時，勿使用加熱功能。

五、清潔保養與維護：

1. 每次使用完畢後，機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點，請使用中性洗劑擦洗，再以清水將洗劑完全洗清。
2. 不鏽鋼內槽之循環水，盡量於每次用完後倒掉，並將內槽清洗乾淨，等下次使用時再安裝新的循環水。若無時間完成上述工作，至少每 2-3 週必須換乾淨循環水，以延長機器壽命。
3. 請勿使用任何溶解液擦拭不鏽鋼內槽部份，以免生鏽。
4. 當該機器不使用時，請盡量保持內外槽乾淨，若長時間不使用則請將插頭拔掉。